

schülke -+



Gebrauchsfertige Lösung auf Basis von Peressigsäure zur Bio-Dekontamination von Oberflächen im Verdampfungsverfahren.

perform® select soproper

Unser Plus

- gebrauchsfertig
- trocknet nach dem Verdampfen rückstandsfrei ab
- EuroNorm geprüfte Wirksamkeit

Anwendungsgebiete

Bio-Dekontamination von Isolatoren und Schleusen durch Verdampfen.

Anwendungshinweise

perform® select soproper unverdünnt verdampfen. Die Einsatzmengen und -zeiten sind vor Ort zu validieren. Flächen sollten vorgereinigt sein. Hinweise des Isolatoren- bzw. Schleusenherstellers sind zu beachten. Hinterlässt auf den desinfizierten Oberflächen keine Rückstände.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276, EN13697	gebrauchsfertig 20 °C	30 Sek.
fungizid EN1650, EN13697	gebrauchsfertig 20 °C	30 Sek.
sporizid EN13704	gebrauchsfertig 20 °C	30 Sek.



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe folgende

Wirkstoffe: 3,5 g Peressigsäure

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,075 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C
Form	flüssig
pH	< 1 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	1,54 mPa*s / 20 °C

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen.

Gute Materialverträglichkeit mit Edelstahl, PEHD, Glas, IIR, PVC soft, SI etc.

Kontakt mit Buntmetallen (Messing, Kupfer) ist zu vermeiden. Originalbehälter aufrecht stehend transportieren bzw.

lagern. Für die Lagerung gilt die BGV B4: Organische Peroxide (Lagerklasse OP IV). Empfohlene Lagertemperatur 5 - 25° C.

BauA Reg.-Nr. N-36881/ N-36882

Schweizer Zulassung: CHZN2958

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform select soproper 5 kg KA	1/Kanister	197431

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat perform[®] select soproper vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com