



Solution stérile, à base d'alcool, prête à l'emploi, pour la désinfection des surfaces dans les salles blanches.

perform® sterile alcohol IPA

Notre plus

- rapide et sans résidu
- stérile (irradié par X-Ray) et filtré contre les germes (0,2 µm)
- au choix avec WFI (eau pour injection)
- prêt à l'emploi dans spray maniable et stérile de 500 ml
- sans colorant et sans parfum
- Efficacité contrôlée suivant normes européennes

Domaines d'utilisation

Désinfection des surfaces et des équipements/dispositifs dans les salles blanches. En particulier pour les zones des classes de propreté A et B, conformément à

- Annexe 1 de la directive CE des bonnes pratiques de fabrication : fabrication de médicaments stériles, mars 2009 ;
- FDA Guidance for Industry : Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

Conseils d'utilisation

Appliquer et laisser agir perform® sterile alcohol EP non dilué sur les objets et les surfaces. Veiller à une humidification complète. Le cas échéant, retirer les quantités de produit en trop à l'aide d'une lingette jetable. perform® sterile alcohol IPA convient également à la désinfection des gants.

Les surfaces particulièrement sensibles à l'alcool, comme le verre acrylique p. ex., ne peuvent pas être traitées avec ce produit.

perform® sterile alcohol IPA est aussi disponible en option avec de l'eau pour injection.

Efficacité microbologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN1276, EN13697	prêtes à l'emploi	1 min
Levure EN1650, EN13697	prêtes à l'emploi	1 min
activité virucide limitée <i>Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI</i>	prêtes à l'emploi	30 sec



perform[®] sterile alcohol IPA

Données relatives au produit

Composition :

100 g comprennent : 63,1 g de propan-2-ol (équivalent à 70 % (v/v))

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	0,87 - 0,881 g/cm ³ / 20 °C
pH	Non applicable
Point d'éclair	22 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	> 2,5 mPa*s / 20 °C / Matière première

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform[®] sterile alcohol IPA sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com

Remarques particulières

Utiliser les désinfectants avec précaution. Toujours lire l'identification et les informations relatives au produit avant utilisation. Le système de vaporisation stérile de 500 ml et de 1 l offre les avantages suivants:

- particulièrement pratique d'utilisation et peu encombrant
- pompe de vaporisation de forme ergonomique, ne glisse pas de la main gantée
- reste stérile même après la première utilisation.

Les flacons sont stériles (avec indicateur d'irradiation) et conditionnés individuellement dans un double emballage. L'alcool utilisé dans perform[®] sterile alcohol IPA correspond à la qualité pharmaceutique selon Ph. Eur.

La durée de conservation du récipient entamé correspond à la date de péremption indiquée sur le récipient lorsque celui-ci est utilisé et stocké de manière conforme.

L'utilisation de gants (par ex. en caoutchouc nitrile) est recommandée.

N° d'enregistrement BAuA: N-39560/ N-39559

Autorisation en Suisse: CHZN 2102

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform sterile alc IPA 1 l FL	6/Carton	136408
perform sterile alc IPA 500 ml FL	10/Carton	136406

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com