

schülke -+



Solution prête à l'emploi, à base d'acide peracétique, pour la biodécontamination des surfaces dans les procédés de nettoyage par vapeur.

perform® select soproper

Notre plus

- Prêt à l'emploi
- Sèche sans résidu après le nettoyage vapeur
- Efficacité vérifiée conformément à EuroNorm

Domaines d'utilisation

Biodécontamination des isolateurs et des sas par génération de vapeur.

Conseils d'utilisation

Utiliser perform® select soproper non dilué dans les nettoyeurs vapeur. Les quantités et les durées d'utilisation doivent être validées sur place. Les surfaces doivent être prénettoyées. Respecter les consignes du fabricant d'isolateurs et de sas. Ne laisse aucun résidu sur les surfaces désinfectées.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN1276, EN13697	prêtes à l'emploi 20 °C	30 sec
Fongique EN1650, EN13697	prêtes à l'emploi 20 °C	30 sec
Spoires de bactéries EN13704	prêtes à l'emploi 20 °C	30 sec



Données relatives au produit

Composition:

100 g contiennent: 3,5 g d'acide peracétique

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	1,075 g/cm ³ / 20 °C
pH	< 1 / 20 °C
Point d'éclair	> 100 °C
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	1,54 mPa*s / 20 °C

Remarques particulières

Utiliser le désinfectant avec prudence. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Le port de gants de protection (p. ex. en caoutchouc butyle) est recommandé.

Bonne compatibilité avec acier affiné, PEHD, verre, IIR, PVC souple, SI etc.

Éviter le contact avec les métaux de couleur (étain, cuivre) etc.

Transporter ou conserver debout les récipients originaux.

Pour la conservation, les prescriptions « BGV B4: peroxydes organiques » s'appliquent. (Classe de stockage OP IV).

Température de stockage recommandée 5 à 25° C.

BauA Reg.-Nr. N-36881/ N-36882

Autorisation en Suisse : CHZN2958

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform select soproper 5 kg KA	1/jerrycan	197431

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform[®] select soproper sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél.: +41 (0) 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com