



Lingettes stériles sèches, conformes aux normes des salles blanches

perform[®] sterile dry wipes

Notre plus

- Pauvre en particules
- Convient aux salles blanches de catégorie A/B
- Stérile (irradié par X-Ray)
- Utilisation flexible pour les produits de la gamme perform[®]
- Double emballage par unités de 10 dans emballage Softpack refermable

Domaines d'utilisation

Pour les tâches de désinfection et de nettoyage qui nécessitent l'utilisation de chiffons particulièrement pauvres en particules. Convient particulièrement aux zones des salles blanches de catégorie A/B Classe ISO 5.

Conseils d'utilisation

Appliquer le désinfectant/nettoyant sur une lingette et essuyer les objets et les surfaces. Veiller à une imprégnation complète et laisser agir.

La compatibilité des lingettes perform[®] sterile dry wipes a été testée avec tous les désinfectants stériles de la gamme perform[®] et en particulier la stabilité chimique des principes actifs du désinfectant a été contrôlée en présence du matériau de la lingette.

Les produits suivants de la gamme perform[®] sont compatibles:

- perform[®] sterile alcohol EP
- perform[®] sterile alcohol IPA
- perform[®] sterile PAA
- perform[®] sterile concentrate PAA
- perform[®] sterile concentrate OXY

Pour des données détaillées concernant la méthode et les paramètres de test (p. ex. temps de contact), veuillez nous contacter.



perform[®] sterile dry wipes

Données relatives au produit

- Matériau: polyester, monofilament lié
- Dimensions du chiffon: 30 x 30 cm
- Épaisseur du chiffon: 0,62 - 0,65 mm
- Bords du chiffon: scellés au laser
- Masse surfacique: 130 g/m²
- Absorption de liquide: 635 %
- Stérilité: par rayonnement gamma

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform sterile dry wipes 10 ST BT	10/Carton	100082

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform[®] sterile dry wipes sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél.: +41 (0) 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com