



Sterile Gebrauchslösung auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen.

perform® sterile PAA

Unser Plus

- sporizid, effektiv und schnell
- steril (γ-Ray bestrahlt)
- gebrauchsfertig im handlichen 500 ml Sprühsystem oder in der 300 ml Flasche mit Schraubverschluss für die Anwendung in Kombination mit den perform® sterile dry wipes
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- Anhang 1 zum EU-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009.
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current Good Manufacturing Practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, September 2004.

Anwendungshinweise

- perform® sterile PAA 500 ml Sprühflasche unverdünnt auf den vorgereinigten Gegenständen und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten.
- perform® sterile PAA 300 ml Flasche mit Schraubverschluss für die Anwendung in Kombination mit den perform® sterile dry wipes. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276, EN13697	gebrauchsfertig	5 Min.
fungizid EN1650, EN13697	gebrauchsfertig	5 Min.
begrenzt viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	1 Min.
sporizid EN13697, EN13704	gebrauchsfertig	5 Min.



Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 0,09 g
Peressigsäure.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,01 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 105 °C
Form	flüssig
pH	ca. 3,5 / 10 g/l / 20 °C / in Wasser
Viskosität, dynamisch	1,05 mPa*s / 20 °C

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter
www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com
Hersteller:
Bioxal
ZI Sud Secteur A
Route des Varennes
71100 Chalonsur Saône
France

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Nur für gewerblichen Gebrauch. Vor Anwendung
Sicherheitsdatenblatt lesen.

Gute Materialverträglichkeit mit Edelstahl, PTFE, PVDF, PEHD,
PP, Viton, Glas, etc. Kontakt mit Buntmetallen (Messing,
Kupfer) sollte vermieden werden.

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Nitrilkautschuk)
wird empfohlen. Gebinde aufrecht lagern.

BAuA Reg.-Nr. N-36978/ N-36979

Schweizer Zulassung: CHZN1946

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform [®] sterile PAA 300 ml FL	10/Karton	70000331
perform sterile PAA -EU- 500 ml FL	10/Karton	70003208

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
perform [®] spray bottle holder	693540
perform [®] spray bottle holder - Platte	693541

Verwandte Produkte

- perform[®] sterile dry wipes
- perform[®] sterile mix dry wipes
- perform[®] sterile premium dry wipes

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com