



Keimfiltrierte, alkoholische Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen.

perform® advanced alcohol EP

Unser Plus

- schnell, effektiv und rückstandsfrei
- keimfiltriert (0,2 µm)
- gebrauchsfertig
- geeignet für Reinraumklasse C/D
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinraum-Bereichen und anderen Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.

Anwendungshinweise

perform® advanced alcohol EP unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit Einmaltuch entfernen. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

perform® advanced alcohol EP wirkt:

- bakterizid • viruzid (BVDV/Vaccinia) • fungizid

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276, EN13697	gebrauchsfertig	1 Min.
fungizid EN1650, EN13697	gebrauchsfertig	2 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
begrenzt viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	30 Sek.



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe folgende
Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,89 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	27 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	5,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen.

BauA Reg.-Nr. N-30995/ N-31006

Schweizer Zulassung: CHZN0739

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform advanced alcohol EP 1 l FL	10/Karton	121804
perform advanced alcohol EP 10 l KA	1/Kanister	121805

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810
schülke Sprühpumpe für 500 / 1000 ml	180124

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat perform[®] advanced alcohol EP vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com