



Concentré stérile à base d'acide peracétique pour la désinfection des surfaces dans les salles blanches.

## perform® sterile PAA

### Notre plus

- sporicide et rapide
- stérile (remplissage septique en salle blanche A/B)
- filtré contre les germes (0,2 µm)
- prêt à l'emploi en sprays de 500 ml
- sans colorant ni parfum
- Efficacité contrôlée suivant normes européennes

### Domaines d'utilisation

Désinfection des surfaces et des équipements/dispositifs dans les salles blanches. En particulier pour les zones des classes de propreté A et B, conformément à

- Annexe 1 de la directive CE des bonnes pratiques de fabrication : fabrication de médicaments stériles, mars 2009 ;
- FDA Guidance for Industry : Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

### Conseils d'utilisation

Appliquer perform® sterile PAA non dilué sur les objets et surfaces prénettoyés et laisser agir. Veiller à l'humidification complète. Le cas échéant, retirer les quantités de produit en trop à l'aide d'une lingette jetable.

### Efficacité microbiologique

| Efficacité                          | Solution          | Temps d'action |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Bactéries</b><br>EN1276, EN13697 | prêtes à l'emploi | 5 min          |
| <b>Fongique</b><br>EN1650, EN13697  | prêtes à l'emploi | 5 min          |

| Efficacité  | Solution          | Temps d'action |
|---|-------------------|----------------|
| <b>activité virucide limitée</b><br><i>Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI</i> | prêtes à l'emploi | 1 min          |
| <b>Spores de bactéries</b><br>EN13697, EN13704  | prêtes à l'emploi | 5 min          |



## Données relatives au produit

### Composition :

100 g comprennent : 0,07 g d'acide péracétique

### Données physico-chimiques

|                     |   |
|---------------------|---|
| Couleur             | incolore                                    |
| Densité             | 1,01 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C              |
| pH                  | env. 3,5 / 10 g/l / 20 °C / mélangé à l'eau |
| Point d'éclair      | > 105 °C                                    |
| Routine FORM        | liquide                                     |
| Viscosité dynamique | 1,05 mPa*s / 20 °C                          |

## Remarques particulières

**Utilisez les désinfectants avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.**

Bonne compatibilité avec l'acier spécial, PTFE, PVDF, PEHD, PP, Viton, verre, etc.

Éviter le contact avec les métaux non ferreux (laiton, cuivre).

L'utilisation de gants (par ex. en caoutchouc nitrile) est recommandée.

N° d'enregistrement BAuA: N-36978/ N-36979

Autorisation en suisse: CHZN1946

## Comment commander

| Article                       | Bon de livraison | N° art.  |
|-------------------------------|------------------|----------|
| perform sterile PAA 500 ml FL | 10/Carton        | 100081   |
| perform sterile PAA 300 ml FL | 10/Carton        | 70000331 |

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform<sup>®</sup> sterile PAA sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

**schülke Suisse**  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke siège principal**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)