



Solution stérile prête à l'emploi à base d'alcool pour la désinfection des surfaces en salles propres

perform® sterile alcohol EP

Notre plus

- Fongicide en seulement 2 minutes
- Stérile (irradié aux rayons X) et triplement emballé
- Solution filtrée sur membrane de 0,2 µm
- Rapide, efficace et sans résidus
- Spray de 500 ml maniable et peu encombrant
- Sans colorant ni parfum

Domaines d'utilisation

- Salles propres de classe A ou B
- Travail sous isolateur
- Désinfection des gants en zone stérile

Selon la nature du produit utilisé en combinaison, désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel.

Désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel, conformément aux recommandations suivantes :

- Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication des médicaments ; Annexe LD.1 : Fabrication des médicaments stériles ; ANSM - Décembre 2016
 - Guidance for Industry . Sterile Drug Products produced by Aseptic Processing . Current good manufacturing practice; Food and Drug Administration - Septembre 2004
- Désinfection des surfaces de toute nature, des équipements et du matériel, conformément aux recommandations suivantes :
- Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication des médicaments ; Annexe LD.1 : Fabrication des médicaments stériles ; ANSM - Décembre 2016
 - Guidance for Industry . Sterile Drug Products produced by Aseptic Processing . Current good manufacturing practice; Food and Drug Administration - Septembre 2004

Conseils d'utilisation

Appliquer perform® sterile alcohol EP sans dilution sur les surfaces à désinfecter et laisser agir.

Recouvrir intégralement les surfaces à désinfecter à l'aide d'un tissu approprié.

Ne convient pas aux surfaces particulièrement sensibles à l'alcool, tel que les surfaces en verre acrylique (plexiglass).
Quantité maximale d'application: 50 ml/m²

Efficacité microbiologique

Effacité	Solution	Temps d'action
Bactéries <i>EN1276, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
Fongique <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min
Aspergillus niger <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min
Candida albicans <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min
activité virucide limitée	prêtes à l'emploi	30 sec



Données relatives au produit

Enregistrement

Produit biocide déclaré auprès des autorités pour les applications en TP2 et TP4.

Composition

Pour 100 g de produit: 25 g d'Ethanol (94%), 35 g de Propan-1-ol.

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,89 g/cm ³ / 20 °C
pH	5,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	27 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

Remarques particulières

Utiliser les désinfectants avec précaution. Lire attentivement l'étiquette, la documentation technique ainsi que la fiche de sécurité relative au produit.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform sterile alc EP 1 l FL	6/Carton	70001152
perform [®] sterile alcohol EP 500ml	10/Carton	121802

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

Schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr

Produit biocide déclaré auprès des autorités pour les applications en TP2 et TP4



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Quality Management
ISO 9001:2008



Quality Management
ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalon-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com